

ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛ ОТ FARMALAVOR

Производство капсул в лабораторных условиях оптимизируется применением ручных и полуавтоматических капсулонаполнительных машин. Установки позволяют корректно разместить и раскрыть оболочки с помощью вспомогательных платформ с пазами, аккуратно заполнить капсулы порошком и герметично закрыть лекарственные формы без сдавливания.

Применяемые в производстве капсул машины выполнены из нержавеющей стали в сочетании с анодированным алюминием, легко разбираются, моются и очищаются. Оборудование работает с капсулами форматом от 000 до 5 и одновременно формируют 100 или 300 лекарственных форм. Сбалансированное и чёткое проведение механических манипуляций с минимальными физическими затратами обеспечивает сохранение целостности оболочки и точное заполнение.

Установки применяются в фармацевтических, биохимических и лекарственных лабораториях, аптеках, на провизорских складах и мелкосерийном производстве. Машины формируют образцы для клинических и лабораторных испытаний наполнителей, оболочек или лекарственных препаратов.



РУЧНАЯ КАПСУЛОНАПОЛНЯЮЩАЯ МАШИНКА OPTIMA ALUMINIUM



Производитель: **Farmalabor**

Ручная капсулонаполняющая машинка **Optima Aluminium** корректно распределяет, открывает, позволяет точно наполнить вручную капсулы и закрыть их без потери лекарственного препарата и нарушения целостности оболочек. Аппарат рассчитан на одновременное заполнение 100 капсул. Ручная капсулонаполняющая машинка Optima Aluminium выполнена из анодированного алюминия и оборудована двумя боковыми фиксаторами для быстрого открытия оболочек. Установка может быть укомплектована приспособлениями для корректного размещения капсул на платформе, разделителями, диспенсерами для порошков, распределительными стёклами, лотками для сбора капсул и ручными прессами. Сначала капсулы помещаются на основную платформу с помощью конвейеров. Затем после защиты оболочек верхним стеклом и затягивания боковых рычагов удаётся аккуратно открыть капсулы для наполнения. Пластиковые разделители позволяют заполнить только часть капсул без контаминации соседних оболочек. Прессы ручной

капсулонаполняющей машинки Optima Aluminium на 5 или 50 позиций помогут провести усадку порошка. Далее, верхние части, оставшиеся в пазах удалённой платформы, возвращаются и устанавливаются на место. Готовые капсулы без внешнего воздействия извлекаются на поддон. Установка легко разбирается, моется, высушивается и собирается. Формат ручной капсулонаполняющей машинки Optima Aluminium поддерживает заполнение капсул размером от 000 до 5.

ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный размер и лёгкая сборка.
- Оптимизация операций без нарушения целостности оболочек. Исключение потерь лекарственных препаратов.
- Удобная конструкция и простые манипуляции.
- Дополнительные приспособления для увеличения производительности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Конвейеры и комплекты для обработки капсул от 000 до 5.
- Ручные прессы на 5 и 50 позиций.
- Разделительные ограничители.
- Цилиндры для порошка и лотки для сбора капсул.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Описание
Формат обрабатываемых капсул	От 000 до 5
Максимальное количество капсул	100-120 шт. (в зависимости от формата)
Материал	Анодированный алюминий

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

